

銀染色法

- 1) 固定液 I (Methanol; 10 ml + 酢酸 + 2 ml + 水; 8 ml) , 10 min
- 2) 固定液 II (固定液 I; 19 ml + 固定原液; 1 ml) , 10 min
- 3) 増感原液; 1 ml + Methanol; 9.5 ml + 水; 9.5 ml, 10 min
- 4) MilliQ, 5 min x 2
- 5) 染色液 A 1 ml と染色液 B 1 ml をディッシュ上で混ぜ、透明になったら水 18 ml とゲルを入れて 15 min (時間は正確に)
- 6) MilliQ, 5 min x 3
- 7) 現像原液; 1 ml + 水; 19 ml
- 8) 反応を止めたいところで停止液 1 ml
- 9) 水で数回洗浄。

製品名

- ・ 銀染色 II キットワコー(電気泳動用)
(コード No. 291-50301)